




# RIDA® QUICK Aflatoxin RQS

Арт. R5208

Более подробную информацию можно найти в инструкции по использованию и руководстве пользователя к ридеру.

Доведите компоненты набора до комнатной температуры (20 - 25 °C/68 - 77 °F), а также проводите всю процедуру теста при комнатной температуре. Для оценки результата используйте программное обеспечение RIDA®SMART APP или считывающее устройство (ридер) RIDA®QUICK SCAN (см. Инструкцию, раздел 10).

**1**

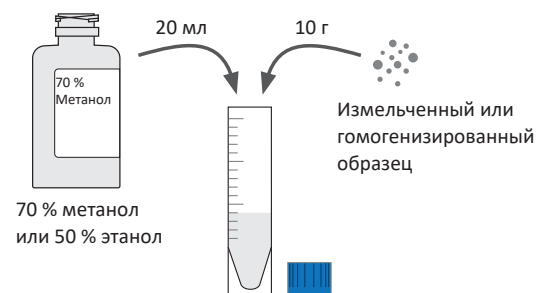


70 % метанол  
или 50 % этанол

20 мл

10 г

Измельченный или гомогенизированный образец


**2**

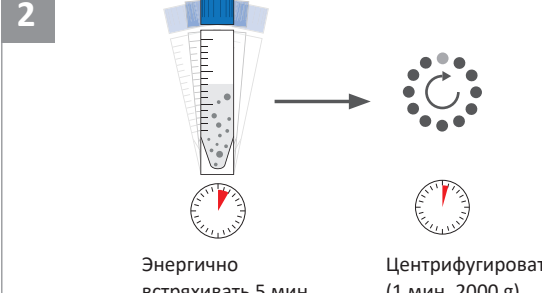

Энергично встряхивать 5 мин

Центрифугировать (1 мин, 2000 г)

**3**

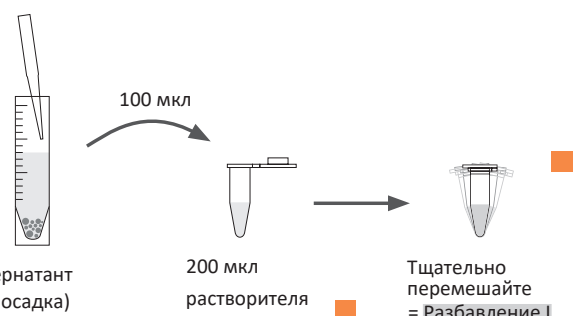


100 мкл

Супернатант (без осадка)

200 мкл растворителя

Тщательно перемешайте = Разбавление I

**4a** Диапазон обнаружения: 2 - 75 мкг/кг (ppb)




100 мкл

Разбавление I

Инкубировать 3 мин

**4b** Диапазон обнаружения: 50 - 300 мкг/кг (ppb)

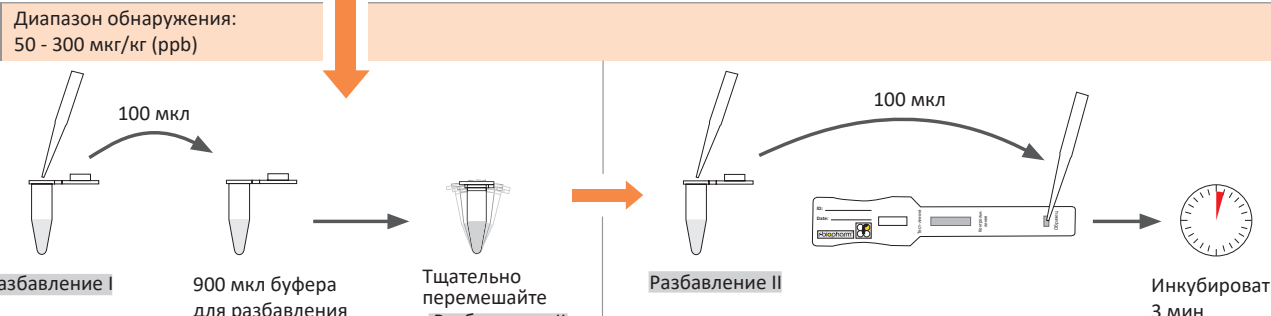

100 мкл

Разбавление I


900 мкл буфера для разбавления

Тщательно перемешайте = Разбавление II

Разбавление II

Инкубировать 3 мин

**5**

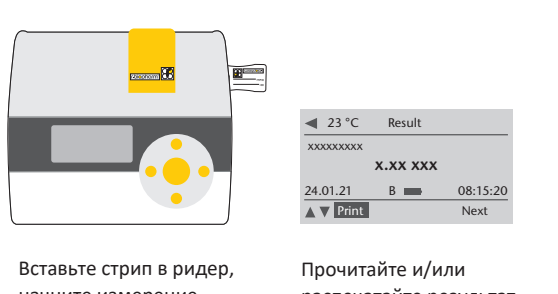


Оценка с помощью RIDA®QUICK SCAN

Вставьте стрип в ридер, начните измерение

Прочитайте и/или распечатайте результат

или

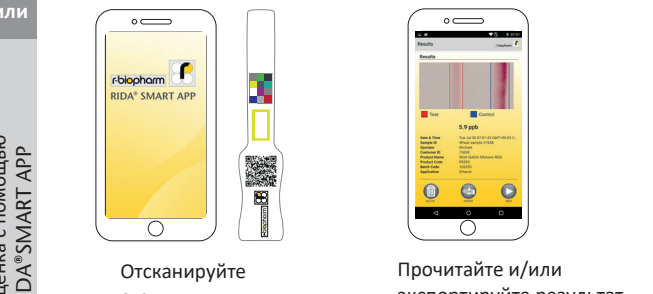

Оценка с помощью RIDA®SMART APP

Отсканируйте стрип

Прочитайте и/или экспортируйте результат

Данная краткая инструкция была подготовлена с максимальной точностью, но предназначена только в качестве руководства и краткой информации и не заменяет официальную инструкцию по применению или внимательное ее прочтение. Применять можно только информацию, содержащуюся в инструкции по использованию.