

# REVEAL® Q+ MAX ОХРАТОКСИН

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией



## Состав набора:

25 тест-полосок Reveal® Q+ MAX для охратоксинов  
25 красных чашек для разбавления образцов  
25 прозрачных чашек для образцов  
02 Бутыли с разбавителем образца  
01 Флакон с буфером для разбавления  
25 пакетов водной экстракции MAX 1  
Инструкции по использованию комплекта

Артикул: 8688


Диапазон измерений: 2–100 ppb

Время анализа: 5 минут

## Процедура анализа



1 Подготовьтесь, введя значения в Reveal AccuScan® Gold Reader.

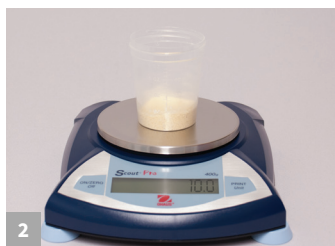

2 Получите репрезентативную выборку. Измельчите и взвесьте образец массой 10 г.



3 Добавьте в образец содержимое пакета 1 MAX 1.



4 Добавьте к образцу 50 мл дистиллированной или деионизированной воды.\*




5 Энергично встряхивайте в течение 3 минут или перемешивайте в течение 1 минуты.




6 Дайте отстояться, затем профильтруйте, собрав не менее 3 мл фильтрата.



7 Добавьте 100 мкл экстракта образца в красную чашку для разбавления.

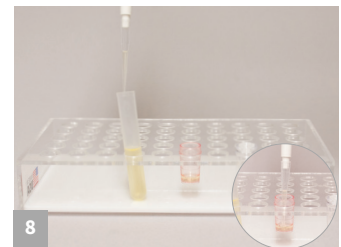

8 Добавьте 200 мкл экстракта образца в красную чашку для разбавления и перемешайте 5 раз (образец 100 мкл для овса и зеленого кофе).

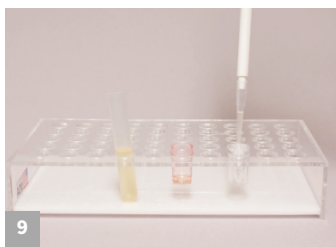


9 Перенесите 100 мкл разбавленного экстракта образца в чашку для образца.



10 Поместите новую полоску Reveal Q+MAX для определения охратоксина в чашку для образцов. Установите таймер на 5 минут.



11 Немедленно удалите через 5 минут и интерпретируйте результаты с помощью ридера Reveal® AccuScan® Gold.

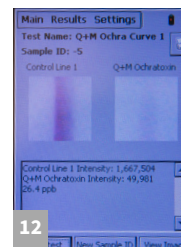

12 Результаты показаны на AccuScan Gold. Примечание. Образцы с концентрацией более 25 ppb необходимо разбавить и провести повторный анализ.

\*50 мл дистиллированной или деионизированной воды для пшеницы, риса, сорго, кукурузы и пшеничных отрубей. 40 мл дистиллированной или деионизированной воды для ячменя, овса и зеленого кофе.

РФ: Позвоните +7 499 649 02 01 или посетите наш сайт [www.neo-test.ru](http://www.neo-test.ru)

РБ: Позвоните +375 17 336 50 54 или посетите наш сайт [www.komprod.com](http://www.komprod.com)

# Reveal® Q+ MAX ОХРАТОКСИН

Артикул: 8688

Анализируйте с уверенностью!

## Информация для заказа

8688 Reveal® Q+ MAX  
for Ochratoxin  
AccuScan Gold



NEOGEN представляет Reveal® Q+ MAX для определения охратоксина, простой в использовании количественный анализ латерального потока, который обеспечивает непревзойденную точность всего за пять минут.

Водная экстракция нового теста устраняет необходимость в опасных материалах, а его инновационная технология дает точные и воспроизводимые результаты.

- **Простая** водная экстракция
- **Быстрый** результат
- **Удобное** хранение при комнатной температуре
- **Валидировано** на зеленом кофе и зерновых

## Рекомендуемые материалы

NEOGEN Арт.	Материал
9428, 9428B	Чашки для сбора проб с крышками 125 мл
9421, 9421B	Пробирки для сбора проб с крышками
9420, 9429, 9519	Фильтровальные шприцы, фильтровальная бумага Whatman #4 или эквивалент
9330	Миницентрифуга
9172	Микроцентрифужные пробирки
9448, 9447	Дозирующий насос или мерный цилиндр
9401, 9453	Измельчитель Agri-Grind или аналогичный
9427	Весы, способные взвешивать 5-50 г ± 0,1 г
9426, 9452	Таймер
9475	Показать стойку для чашек для образцов
9860, 9290	Пипетки, 100 мкл
9407, 9410, 9417	Наконечники 1 - 200 мкл
—	Дист. или деиониз. вода
8089	Пакеты водной экстракции MAX 1

